



# TJD-800 种子净度工作台

## 使 用 说 明 书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务  
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

# TJD-800 种子净度工作台

## 说明书

### 一、简介

种子净度工作台根据光学透射、反射及放大原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定。

本公司研制的新型种子净度工作台（种子净度观察台），由透射光源系统、操作台、反射光源和放大装置三部分一体化构成。

种子净度工作台台面白光柔和、反射均匀，整体轻巧，放置于桌面上使用，可放大观察被测物体，在种子清选、净度检测方面表现出它优越的性能，主要应用在农业院校和各级种子管理站，种子公司，粮食部门等。

### 二、使用方法

使用时，需将净度台平放桌子上，所要观察的种子放在台面上，插好电源，打开开关，台面上亮度柔和，放大镜灯从上面照明和放大，可以更清楚的观察种子情况。使用时，也可以将桌子抽屉打开，将观测好的种子直接拔到抽屉里。

### 三、注意事项

1. 净度台擦拭时，请用干布擦拭，防止水流进内部镇流器造成内部短路。
2. 不得用尖锐的工具划净度台表面。
3. 内部的日光灯可以更换，更换时，将开启棒插入左右开启孔内，暗扣即开启，镇流器也是暗式的，只要将日光灯管取出即可更换。

### 四、技术参数

1. 放大倍率：3 倍、8 倍
2. 功率：45W
3. 尺寸：500×400×120MM
4. 电源：220V 50HZ

### 五. 装箱清单

1. 主机一台

2. 放大镜台灯一只
3. 保险丝两个
4. 说明书一份
5. 保修卡合格证一张

**其他配套仪器：**

仪器名称	型号	仪器名称	型号
离心式分样器	LXFY-2 型	真空数种置床仪	ZLC-2000
横格式分样器	HGT-I	大粒种子置床板	SZ-3
	HGT-II	真空置床系统	ZCXT
	HGG-I	电子吸种笔	DXB-A
	HGG-II	种子老化箱	LH-150S
电子自动数粒仪	SLY-C	快速电脑水份仪	TDS-1H 型
	SLY-A	种子低温低湿储藏柜	CZ-450FC
	SLY-B		CZ-1000FC
鼓风式净度仪	CFY-II		CZ-1600FC
种子净度工作台	TJD-900	发芽盒	大
种子净度工作台	TJD-800	发芽盒	小
真空数种置床仪	SZC-020	粉碎机	JFSO-100

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030  
 电话：0571-86056609 86823770  
 传真：0571-86059660 86823529  
 网址：www.top17.net

**售后服务专线：400-672-1817**